


# ANLEITUNG

## Tropffreie Messpipette



## Anleitung zum korrekten Gebrauch der tropffreien Pipetten

Verwenden Sie die dem Set beigelegten speziellen Messpipetten, um jedem Röhrcchen die genaue Menge von 100 µl Milch beizufügen. Stellen Sie sicher, dass für jede Probe eine neue und saubere Pipette verwendet wird.

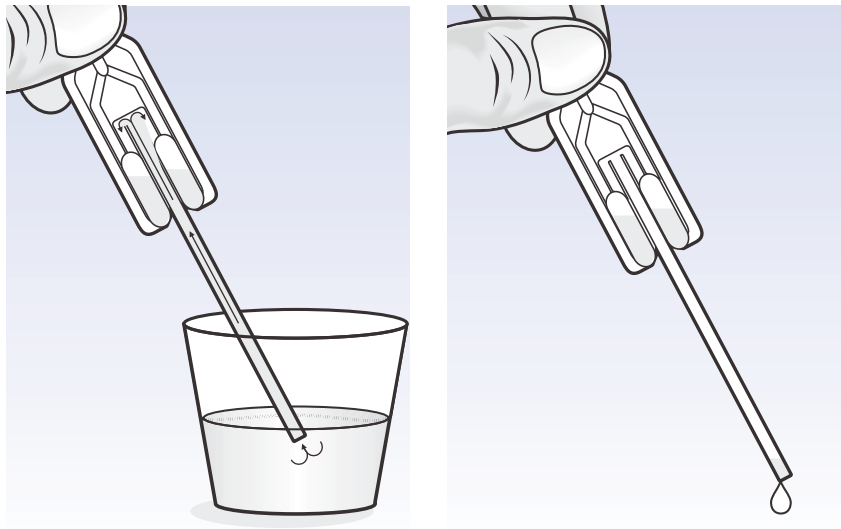

- 1 Drücken Sie einfach die Gummiblase zusammen.
- 2 Tauchen Sie die Pipettenspitze in die Milchprobe und lassen Sie die Gummiblase sich ausdehnen.
- 3 Dadurch entnimmt die Pipette genau die Menge von 100 µl Probeflüssigkeit (Milch).
- 4 Der Überschuss wird in die zwei Überlauf tanks der Pipette abgesaugt und dort festgehalten.
- 5 Wenn Sie die Gummiblase erneut drücken, werden genau die 100 µl Milch abgegeben.
- 6 Die überschüssige Milch in den Überlauf tanks der Pipette bitte nicht mehr zusätzlich auf den Teststreifen geben!

Dieses einfache Instrument ermöglicht einen schnellen und genauen Testablauf ohne die Notwendigkeit der Verwendung einer volumetrischen Mikropipette oder die Abgabe der Milchprobe durch ein Zählen von Tropfen.

  
**PACKHAUS  
ROCKMANN**  
safe and clean

Telefon +49 (0) 2526 939377  
Fax +49 (0) 2526 939378  
info@milchtest.de