



PACKHAUS ROCKMANN

safe and clean

Inkubator Typ MT Digital



Betriebsanleitung

Betrieb:

Netzstecker an 230 Volt AC Steckdose einstecken.

Voreinstellung:

abgestimmt auf Einsatz vom Milchtest MT

Bebrütungstemperatur **65°C**

Bebrütungszeit **180** Minuten (Timer 1)

Einschalten:

Mit Inbetriebnahme des Inkubators (**Kippschalter auf „ON“**)
erscheint **kurz die Zahl 650** im Display.

Nach einem Signalton leuchtet die LED Anzeige „Heater“ und im Display
erscheint die aktuelle Temperatur.

Die Temperaturanzeige blinkt solange, bis die voreingestellte Temperatur
von 65 °C erreicht ist (ca. 5-10 Minuten).

Testdurchführung:

Aktivieren des Timers

Sobald **65°C** erreicht sind (Anzeige blinkt nicht mehr), kann durch
kurzes Drücken der „START“-Taste“ der Timer 1 aktiviert werden.

**Achtung: „START“-Taste kurz und fest drücken, da die Taste
mehrere Funktionen besitzt und in Fremdmodus geraten kann.**

In der LED Anzeige erscheint die **Restzeit (180 Min.)** in Minuten.

Nach Ablauf der Zeit ertönt ein akustisches Signal.

Das Signal ertönt **über 5 Minuten**, in dieser Zeit sollten die Röhren
abgelesen werden.

Das Gerät blinkt mit der Zahl „1“ und muss nun ausgestellt werden.

Ausschalten:

Das Gerät wird ausgestellt, indem Sie den **Kippschalter auf „OFF“** schalten oder
den Stecker aus dem Gerät bzw. der Stromquelle entfernen.

Technische Daten:

Timer : 3 Stunden/Signalton
elektr. Anschluss: 230 Volt AC

Verkauf durch:

Packhaus Rockmann GmbH
Osttor 9, 48324 Sendenhorst